

QCP 簡易操作ガイド (4.レポートの閲覧)

HORIBA メディカルが実施する外部精度管理プログラム(QCP)の簡易操作ガイドです
詳しい内容については、WEB に掲載の取扱い説明書をご参照ください

データ送信後、いつでもレポートの閲覧が可能です
翌月 15 日頃に、月次の確定レポートが閲覧できます

- (ア) 画面上部の[レポート]タブを選択します
- (イ) 閲覧したいレポートの種類を選択します
- (ウ) レポートの受け取りの方法について選択します
- (エ) [設定を保存する]ボタンを押します

※(ア)～(ウ)は一度設定すると、毎回設定する必要はありません

- (オ) 閲覧したいレポートの[機器名]、[年/月/ロット]を画面左側で選択します
選択したレポートが正しければ、[レポートを表示]ボタンを押します
レポートが表示されます

※選択したレポート数、タイミングによってレポート表示までに時間がかかる場合があります

※確定レポート発行の通知メールは、翌月 10～15 日頃に配信されます

※自動受け取りの場合には、発行通知メールにレポートが添付されます